

## 抗荧光淬灭封片液(不含 DAPI)

产品编号: AFIHC040

产品规格: 5ml; 50ml

**产品描述:** 当荧光染料暴露在激发光下时, 在连续观察过程中会出现逐渐减弱或消失的情况。本产品以高纯度甘油为介质, 内含抗荧光淬灭剂; 本产品抗荧光淬灭封片剂是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂, 用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭, 可最大限度延长荧光持续时间, 用于荧光组织和细胞样品的封片保存。

**保存温度:** -20℃避光保存, 一年有效。

### 制品内容:

Catalog No.	AFIHC040-5ml	AFIHC040-50ml
抗荧光淬灭封片液 (不含 DAPI)	5 ml	50ml

### 注意事项:

- 1 荧光物质均易发生淬灭, 在使用抗淬灭封片液的情况下可以减少淬灭, 但仍宜尽量避光。
- 2 本产品仅用于科学研究, 不得用于临床诊断或治疗。
- 3 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 操作步骤:

- 1 固定后的细胞爬片、细胞涂片或组织切片等, 经过染色, DAPI 复染细胞核后清洗;
- 2 切片甩干后, 滴一滴抗荧光淬灭封片剂 (不含 DAPI) 于样本上, 轻轻盖上盖玻片, 尽量避免气泡;
- 3 随后即可在荧光显微镜下观察组织切片。

